

版本号：FPH1720

Buffer FL

细胞裂解液 FL

产品内容：

产品组成	体积
Buffer FL	12 ml

储存条件：

Buffer FL 置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存 12 个月。

操作步骤：

- 1) 向50 μ l全血加入100 μ l Buffer FL，颠倒混匀，10,000 rpm离心1 min，吸弃上清，留下细胞核沉淀。**注意：如果裂解不彻底，可以加入100 μ l Buffer FL重复裂解一次。**
- 2) 向步骤1沉淀中加入25 μ l 2 \times Lysis Buffer，振荡混匀，室温10 min。
- 3) 10,000 rpm离心1 min，离心后取5 μ l 2 \times Lysis Buffer上清做模板按照Fine Direct DNA病毒直接法qPCR试剂盒说明书进行qPCR扩增。

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。